

取扱い説明書

製品名 短鎖ポリリン酸（化学合成）

Code BENX-PolyP-S

内容量 1本（凍結乾燥品 1 g）

製造元 株式会社バイオエネックス

■ 内容

- ・ 化学合成ポリリン酸凍結乾燥品（1 g）

■ 製品説明

本製品は、加熱縮合で合成した平均鎖長 10-15 の短鎖ポリリン酸のナトリウム塩です。水、あるいは緩衝液で溶解してご使用ください。鎖長はポリアクリルアミドゲル電気泳動で確認しております。

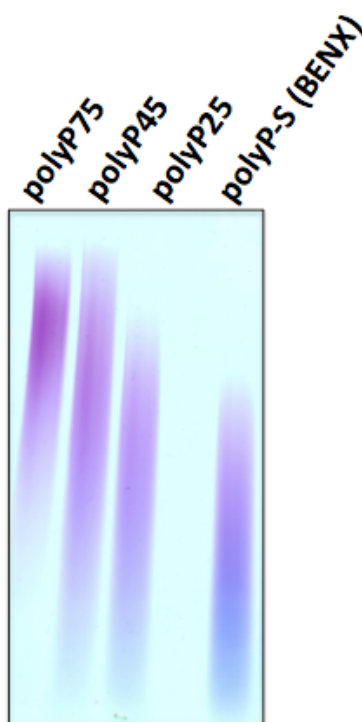


図 1. ポリリン酸の電気泳動

20%ポリアクリルアミドゲル電気泳動後、0.05%トルイジンブルー0で染色。各レーンは10 μ g。右端が弊社化学合成ポリリン酸（短鎖）。

■ 保存

開封前：直射日光を避け、4℃から室温（18℃程度）で保存してください。開封後：湿気を避けて4℃から室温（18℃程度）で保存してください。溶液で保存の際は、凍結（-20℃以下）で保存ください。凍結融解を繰り返しますと、鎖長が短くなる場合がございますので、ご注意ください。

■ 廃棄

本製品の容器はガラス、ゴム、アルミの材質からなっています。また、包装材はポリエステル、アルミ、ポリエチレンの三層フィルム製からなっています。廃棄の際は、各種分別し、都道府県、市町村が定める廃棄物の適正処理に従い廃棄処理してください。

■ 取り扱い上の注意

- ・ 本製品は日本国内における研究用途に限ります。
- ・ 本製品は研究用試薬です。ヒト、動物への医療、臨床診断には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品などとして使用しないでください。
- ・ 本製品の試薬類を使用前後に口に入れたり、素手で触れたり、目に入れたりしないでください。口に入れた場合は、口をよくすすいだ後、皮膚についた場合は、大量の水で洗浄した後、また目に入れた場合は大量の水で洗浄した後、医師に連絡を取り、指示を受けてください。
- ・ 本製品の容器及び試薬が食品などへ混入しないよう、保管、廃棄に充分ご注意ください。
- ・ 本製品は幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・

■ 保証

製造元では、本製品に不具合があった場合代替の製品を提供する事を保証しますが、それ以外の保証はいたしません。製造元は特別な、若しくは結果として生じる損害または間接的に生じる費用を含むいかなる損害にも責任は負いません。

■ 製造元・お問い合わせ先 株式会社バイオエネックス

〒739-0046 広島県東広島市鏡山3丁目10-31 広島大学産学連携センター インキュベーションオフィス内

TEL・FAX: 082-421-3758 E-mail: info@bioenex.co.jp